

Kontrola Dodatnia SNAP*ST

Przeznaczenie

Kontrola Dodatnia SNAP*ST (nr katalogowy 98-27430-00) przeznaczona jest do monitorowania działania systemu testów SNAP*. Zaleca się wykonywanie badania kontroli dodatniej i ujemnej w każdym dniu badań oraz dla każdej rozpoczynanej nowej serii testu.

Kontrola przeznaczona do wykorzystania z testami :

- SNAP* Beta-Lactam ST 20T & 100T
- SNAPduo* Beta-Tetra ST 20T & 100T
- SNAPduo* Beta-Tetra 20T & 100T
- SNAP* Tetracycline 20T

Skład zestawu

25 fiolek zawierających Kontrolę Dodatnią.

(Kontrola Dodatnia SNAP*ST zawiera penicylinę G oraz chlorowodorek tetracykliny).

Koncentracja antybiotyków

Przygotowana do użycia Kontrola Dodatnia SNAP*ST zawiera penicylinę G na poziomie 4ppb oraz tetracyklinę na poziomie 100ppb.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w temperaturze 0-30⁰C. Data przydatności nadrukowana jest na etykiecie naklejonej na opakowaniu produktu.

Przygotowanie do użycia

- Do fiołki zawierającej Kontrolę Dodatnią nanieś 1ml mleka i pozostaw na 1 minutę.
- do przygotowywania Kontroli Dodatniej zaleca się używanie surowego wymieszanego mleka krowiego , które wcześniej zbadano i uznano za wolne od pozostałości antybiotyków beta-laktamowych i/lub tetracyklin.
- Wymieszaj zawartość poprzez delikatne 10-krotne odwrócenie.
- Upewnij się, że cały zawartość fiołki uległa rozpuszczeniu.

Przechowywanie po przygotowaniu do użycia

Gotową do użycia Kontrolę Dodatnią należy przechowywać w lodówce. Kontrolę należy wykorzystać w ciągu 48 godzin.

Sposób użycia

- Przygotowaną do użycia Kontrolę Dodatnią SNAP należy traktować jako próbkę mleka.
- Przeprowadź badanie Kontroli Dodatniej zgodnie z instrukcją wykonania używanego testu SNAP.
- W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych wyników powtórz badanie.

UWAGA: Jako kontrola ujemna dla testów SNAP powinno być używane wcześniej przebadane i wolne od pozostałości antybiotyków surowe, wymieszane, mleko krowie.

Utylizacja

Brak specjalnych wymagań.

Producent: IDEXX Laboratories, Inc. One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092 USA

Dystrybutor: PPH ESKULAP Sp.jawna., 44-105 Gliwice, Ul. Elsnera 6

e-mail: eskulap@eskulap.gliwice.pl , tel./fax : (32) 270 02 08 , tel.: 270 06 28; 270 02 07

2011 IDEXX Laboratories Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 06-27382-00

*SNAP, SNAPshot są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi IDEXX Laboratories, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.