

# IDEXX SNAP\* (ST) Beta-Lactam / Beta-Lactam DUO

Simplicity from IDEXX\*

## Testy nowej generacji do badania mleka na obecność antybiotyków beta-laktamowych i tetracyklin.



Celem każdego producenta mleka jest produkt zdrowy i najwyższej jakości.

Wspierając działania producentów mleka proponujemy najwyższej jakości testy do wykrywania pozostałości antybiotyków beta-laktamowych i tetracyklin.

Dzięki naszym testom SNAP ST Beta-laktam i SNAP Beta-laktam DUO możesz z łatwością zbadać mleko na fermie, przed jego zatankowaniem do cysterny, czy podczas rozładunku mleka w mleczarni.

**Wysokie standardy kontroli jakości firmy IDEXX dają gwarancję rzetelności uzyskiwanych wyników.**

- Producent testów - IDEXX Laboratories Inc posiada certyfikat ISO 9001:2008
  - Testy SNAP ST poddane zostały niezależnej walidacji przez jednostki zewnętrzne
  - Dystrybutor testów działa według wdrożonych procedur ISO 9001-2008
- www.tuvdotcom.com - numer identyfikacyjny: ID: 9105040379



- Trwałe, łatwe w obsłudze, redukują możliwość popełnienia błędu
- Wynik już po 6 minutach pozwala na szybką ocenę jakości mleka
- Jedyne, dostępne na rynku testy nie wymagające uciążliwej inkubacji badanych prób

● BETA-LAKTAMY ● TETRACYKLINA ● BETA-TETRA ● AFLATOKSYNA M1 ● GENTAMYCYNA ● SULFAMETAZYNA ● MELAMINA

# IDEXX SNAP\* (ST) Beta-Lactam / Beta-Lactam DUO

## Pomiń uciążliwy etap inkubacji stosując testy SNAP ST.

Testy IDEXX SNAP ST są jedynymi na rynku szybkimi testami do wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku, które nie wymagają inkubacji. Dzięki zmniejszeniu ilości etapów badania pozwalają uzyskać wynik szybciej i przy mniejszym nakładzie pracy.



**SNAP**  
Beta-Lactam ST



**SNAPduo**  
Beta-Tetra ST

Dodaj próbkę mleka do próbki z odczynnikiem



WYMIESZAJ


Przelej zawartość próbki do testera SNAP




WCIŚNIJ AKTYWATOR

odczytaj wyniki po upływie 6 minut

test SNAP Beta-Lactam ST

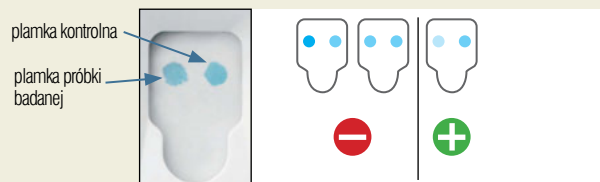

test SNAPduo Beta-Tetra ST

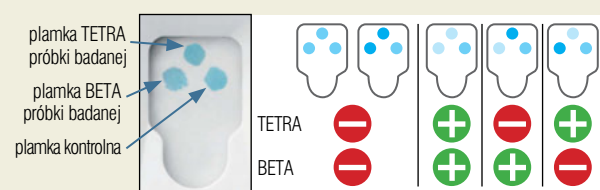

Aby uzyskać więcej informacji o testach SNAP prosimy o kontakt z wyłącznym dystrybutorem produktów firmy IDEXX w Polsce:



**ESKULAP**

PPH ESKULAP Spółka Jawna  
44-105 Gliwice, ul. Elsnera 6  
tel. (32) 270 02 07, 270 06 28

www.eskulap.gliwice.pl; e-mail: eskulap@eskulap.gliwice.pl